

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 Betriebssicherheitsverordnung und § 14 Gefahrstoffverordnung



Institut/Fachgebiet: FG Keramische Werkstoffe

Arbeitsbereich: Labor für Leitfähigkeit und Katalyse (ConCat)

Tätigkeit:

Gebäude: BA

Raum: 10A

1. BEZEICHNUNG / ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für Tätigkeiten mit **Gasflaschenschrank**
Ein- und Ausbau von Flaschen aus dem Gasflaschenschrank
Inkl. Umgang mit **Kohlenmonoxid (CO)** und **Ammoniak (NH₃)**

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Lebensgefahr/Giftig/Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- Erstickungsgefahr durch Sauerstoffverdrängung.
- Brandgefährdung durch hoch entzündbares Gas.
- Verletzungsgefahren durch unter hohem Druck ausströmendes Gas.
- Gefährdung durch Kaltverbrennungen durch entspanntes Gas.
- Explosionsgefährdung bei Hitze- oder Feuereinwirkung.
- Verletzungsgefahren durch mechanische Einwirkungen beim Transport / beim Aufstellen.



CO

NH₃



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



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
Manual beachten:

- Ergänzende Hinweise und Anleitung in Manual Online:

<https://manual.concatlab.eu/manual-gas-cabinet.html> sowie QR-Code:

Technische Schutzmaßnahmen:

- Bei Arbeiten mit CO oder NH₃ immer mobile Gassensoren verwenden.
- Lagerung von Gasmischungen mit CO-Gehalt über 500 ppm oder NH₃-Gehalt über 1 % ist **nicht erlaubt im Gasflaschenschrank**.
- Bei Flaschenwechsel muss **immer eine Begleitperson** außerhalb des Labors sein.
- Bei Flaschenwechsel immer das **Fenster öffnen**.
- Bei Flaschenwechsel stets Ventile von allen Flaschen auf Dichtigkeit prüfen.
- Flaschenventile und Druckminderer nur von Hand öffnen / schließen, keine Gewalt anwenden.
- Das Gassystem mit trockenem Inertgas spülen (Stickstoff) bevor das Gas eingeleitet wird und wenn das System außer Betrieb genommen wurde.
- Nur für die Gasart zugelassene geprüfte Armaturen verwenden.
- Das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch sowie regelmäßig auf Lecks prüfen!



- Ventile nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schließen.
- Nicht fetten / ölen insbesondere bei oxidierenden Gasen wie Sauerstoff.

Betrieb der angeschlossenen Flaschen:

- Leitungen, die mit CO und NH₃ gekennzeichnet sind, können **immer giftige Gase** enthalten.
- Das Flügelventil des Druckminderers an der Wand soll nie ohne entsprechende Entlüftungsleitung geöffnet sein.
- Leitungen, die CO oder NH₃ enthalten können müssen vor Trennung mit Spülgas gespült werden
- **Nach jedem Gebrauch** (am Ende eines Experiments) **Flügelventil am Druckminderer schliessen.**
- Bei Längeren Zeiträumen ohne Nutzung, das Arbeitsende im Lab Log vermerken.

Entfernung der vorhandenen Flaschen:

- **BA für Druckgasflaschen** beachten.
- Anweisung im Manual befolgen.

Einbau von neuen Flaschen:

- **BA für Druckgasflaschen** beachten.
- Anweisung im Manual befolgen.
- **Druckgasflasche nicht öffnen vor der Anweisung!**

4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL – NOTRUF 3333 oder 112



Allgemeine Maßnahmen:

- Gasflaschen mit Verformungen, auffälligen Verfärbungen, beschädigten oder auffällig schwergängigen Ventilen nicht verwenden. Defekte Armaturen austauschen.
- Ruhe bewahren
- **Notruf absetzen über TU-App.: 3333, Mobil: 030 314 2 3333 oder 112.**
- Andere Personen warnen. Ggf. Feueralarm auslösen
- Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme auf **Selbstschutz** achten.
- Die Behebung von Störungen und unbeabsichtigten Freisetzungen, darf nur durch sachkundiges Personal bzw. durch dafür vorgesehene Beschäftigte erfolgen.

Besonderheiten der einzelnen Stoffe beachten!

Unbeabsichtigte Freisetzung:

- Alle Zündquellen beseitigen.
- Für ausreichende Lüftung sorgen (im Freien auf windzugewandter Seite bleiben).
- Gefährdeten Bereich räumen, betroffene Umgebung warnen.
- **Zur Beseitigung des gefährlichen Zustandes darf der Gefahrenbereich nur mit einem geeigneten Chemieschutzanzug und umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät betreten.**
- Versuchen, das Ausströmen des Gases zu unterbinden. Ansonsten undichte Flaschen unter Absaugung stellen oder ins Freie bringen.
- **Die NH₃-Konzentration des abgeleiteten Gases überwachen.**
- **Gas breitet sich im ganzen Raum aus.**

Bei Brand/Explosionsgefahr:

- Im Brandfall Feuerwehr auf das Vorhandensein von Druckbehältern aufmerksam machen.
- Gefährdete Druckbehälter mit Wassersprühstrahl aus geschützter Position kühlen.
- Behälter, wenn möglich, aus der Gefahrenzone bringen.
- Zündquellen beseitigen.
- Nur löschen, wenn der Gasstrom zu unterbrechen ist.
- Eventuell kontrolliert ausbrennen lassen.

- Nur explosionsgeschützte Geräte verwenden.

Brandschutzhelfer*innen: siehe grüne „Notruftafel“

Der*die Vorgesetzte ist umgehend zu informieren.

5. ERSTE HILFE – NOTRUF 3333 oder 112



- Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme auf **Selbstschutz** achten.
- Versuchen, das Ausströmen des Gases zu unterbinden. Soforthilfe leisten. Im Notfall **Notruf absetzen über TU-App.: 3333, Mobil: 030 314 2 3333 oder 112.**
- Kleinere Verletzungen versorgen. Dokumentation der Ersten-Hilfe vornehmen.
- Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen (siehe grüne „Notruftafel“).

Besonderheiten der einzelnen Stoffe beachten!



Haut-/Kleiderkontakt:

- Begaste Hautflächen sorgfältig mit Wasser sowie Seife waschen und stark durchgaste Kleidung sicherheitshalber entfernen.



Augenkontakt:

- Mindestens 15 min. bei geöffneten Lidern unter fließendem Wasser (Augennotdusche) spülen. Sofort Augenarzt aufsuchen! (siehe grüne „Notruftafel“)

Einatmen:

- Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen.
- Verletzten ruhig lagern, vor Unterkühlung schützen.
- Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung stabile Seitenlage.
- Zwischenzeitlich Notarzt rufen.
- Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.
- Bei Atemstillstand Mund-zu-Nase-Beatmung, falls nicht durchführbar Mund-zu-Mund-Beatmung. Atemwege freihalten.

Ersthelfer*innen: siehe grüne „Notruftafel“

Der*die Vorgesetzte ist umgehend zu informieren.

6. REPARATUR, WARTUNG UND ENTSORGUNG

- Nur für die Aufgabe ausgebildete und beauftragte Fachkräfte dürfen Wartungen und Reparaturen durchführen.
- Hinweise zur Entsorgung von Druckgasflaschen im Abfall A-Z: www.tu.berlin/go123721.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihre*n Vorgesetzte*n:

Name: Herr Kraus, Tel.: 314 77803

oder Ihre*n SB-DUB:

Name: Herr Kober, Tel.: 314 24631

oder Ihre Projekt-/Werkstattleitung:

Name: Herr Gurlo, Tel.: 314 23425

Datum: 23.04.2026

Unterschrift Verantwortliche*r: _____